

共焦点顕微鏡(オイル)の取り扱いについて


【オイルの使用について】

機器点検での指摘事項:

レンズ周辺にオイルがついている

<予防策>

1. オイルをつけるときは、点眼瓶でレンズ上に**少量**つける。
2. 顕微鏡使用後に**オイルの拭き取り**を徹底する。

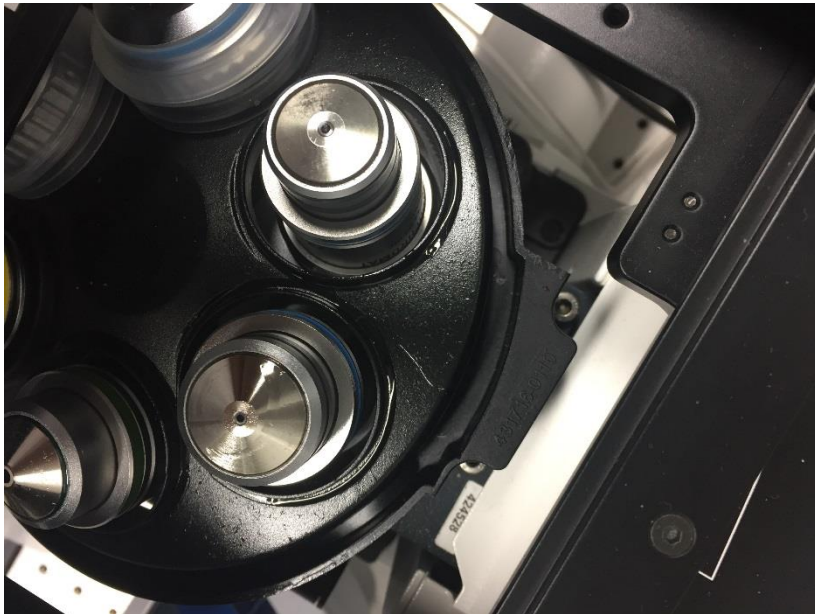

共焦点顕微鏡はレンズが下側についている構造のため、オイルが下にたれやすくなります。

機器内部にオイルが入り込んだ場合、機器が正常に起動しなくなる場合があります。

また、レンズにオイルが付着すると、レンズの内部にオイルが入り込んでしまう可能性があり、画像取得ができなくなり、最悪、**修理のためしばらく利用停止とさせていただきます場合があります。**

(前回、同様の事象で修理の場合、2ヶ月ほどかかっております。)

暗室状態の為、確認しづらい点もあるかと思いますが、機器の正常な利用のためにも、みなさまのご協力をお願い致します。

ご不明な点や確認されたい事がございましたら、お気軽にスタッフへお声がけください。